

Optima MAX 系列



简易操作程序：

- 1、打开电源 (ON) 。
- 2、释放真空后,开启滑动门盖。
- 3、根据转头手册,准确安装合适的转头,关上腔门。
- 4、在转速栏输入所需要运行速度.
- 5、在时间栏输入所需运行时间
- 6、在温度栏输入所需运行温度0-40°C。
- 7、在菜单栏中选择加速/减速设置,选择合适的加减速速率
- *若用户想实程序操作,则无需步骤4-7,直接选择菜单中的程序功能。
- 8、检查所有参数是否正确,关上门盖,按开始运行
- 10、当设置时间计至0;或需结束运行,按 (STOP) 键。
- 11、当转头停止,释放真空,打开腔门,取走转头,保持转头腔的洁净干燥,然后关上腔门,关闭电源。

