



分选关机流程接头更新事项

各位同学，因厂家升级配件，现更改滤头接头。

实验结束后，断开液流→换成闭合喷嘴→清洗流动室→shut down 操作，把鞘液桶泄压→解开1（

红色）和2（白色）接口→解开3（紫色）和4（黄色）接口→直接连接3（紫色）和4（黄色）接口，**过**

滤头单独放置→连接好3和4的接头后，先将**1+3+4（不带滤头）**插到**乙醇桶液路**，再

将**2**插到**乙醇桶气路**，如图（shut down）。

下次做start up操作时，从乙醇桶液路解开1接口→在3，4接口加入过滤头→先**连接1+3+滤头**

+4到鞘液桶液路；再将**2**插到**鞘液桶气路**，如图（start up）。

请严格按照文字进行操作！若没有正确操作导致滤头污染了酒精，不能隐瞒，

及时报告仪器管理员，课题组自行承担购买滤头费用。

